::: Application Flash



Измерения At-line прямо из танков при помощи OxyQC, CarboQC At-line и CboxQC At-line

Отличное качество перед началом транспортировки, отличное качество по прибытии: измерители для анализа растворенного углекислого газа и кислорода в напитках до и после их транспортировки.

Получите представление о растворенных ${\rm CO_2}$ и ${\rm O_2}$ до, во время и после транспортировки непосредственно в танке

Чтобы поставить заказчику напиток с безупречным качеством, а также соответствовать спецификации, контроль качества не прекращается после стадии производства. Проверяйте растворенный CO_2 или O_2 непосредственно в танке и после транспортировки продукта на линиб розлива, чтобы убедиться, что содержание растворенного газа находится в пределах спецификаций.

Контрольные измерения в танке до и во время наполнения направлены на:

- избежание потери углекислого газа,
- проверку отсутствия проникновения кислорода и
- избежание ухудшения цвета и вкуса.



OxyQC, CarboQC At-line или CboxQC At-line? Выбор за Вами!

Используйте OxyQC для мониторинга кислорода и CarboQC At-line для мониторинга углекислого газа. Если необходимо измерять как CO_2 , так и O_2 , то идеальным решением является CboxQC At-line.

OxyQC, CarboQC At-line или CboxQC At-line позволяют получить полное представление о составе продукта при загрузке или выгрузке


Контроль содержания растворенного газа во время загрузки помогает обеспечить подачу только безукоризненного продукта. Мониторинг содержания растворенного газа после транспортировки и до выгрузки гарантирует, что продукт остался неизменным. Три мощных прибора для обеспечения контроля и поддержания качества!

- Быстрота: результаты измерения CO₂ и O₂ в течение 90 секунд.
- Гибкость: портативные приборы для использования в разных местах.
- Надежность: Полностью защищен для работы в суровых условиях.



Полезно знать

Функция Data Logger позволяет автоматически запускать измерения в течение определенного периода времени и с определенными интервалами. Память данных может хранить до 500 результатов и позволяет в дальнейшем перенести информацию на ПК или принтер.

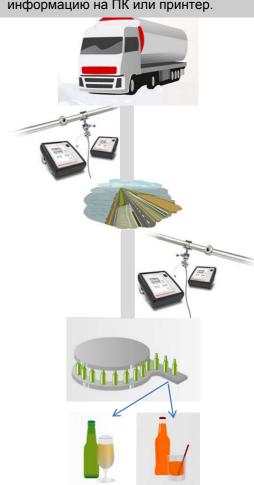

У Вас остались вопросы?

Свяжитесь с местным представителем Anton Paar: paar@avrora-lab.com

D35IA007RU-A www.anton-paar.com